

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ «GARANT»

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА АНТИБИОТИКОВ В МОЛОКЕ



1. Доведите компоненты тест-набора до комнатной температуры.
2. Возьмите необходимое количество микролунок в соответствии с количеством образцов.
3. Отберите 200 мкл образца и перенесите в микролуночку с реагентами.
4. Тщательно пипетируйте образец с реагентом (10 раз). Затем инкубируйте в течение 3 минут (при комнатной температуре или в инкубаторе при температуре 37 °C).
5. Вставьте тест-полоску отметкой («max») в лунку, инкубируйте еще 7 минут (при комнатной температуре или в инкубаторе при температуре 37 °C).
6. Достаньте тест-полоску, снимите подложку и интерпретируйте результат.

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА
МОЛОКО ДОЛЖНО БЫТЬ
ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАНО.**

**ИНТЕРПРЕТИРУЙТЕ
РЕЗУЛЬТАТ В ТЕЧЕНИЕ 10
МИНУТ.**

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЁМ СРАВНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕСТОВОЙ ЛИНИИ С КОНТРОЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ.

ЕСЛИ АНТИБИОТИКИ ПРИСУТСТВУЮТ – ТЕСТОВАЯ ЛИНИЯ ИМЕЕТ МЕНЕЕ ИНТЕНСИВНУЮ ИЛИ ОДИНАКОВУЮ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОНТРОЛЬНОЙ, ОКРАСКУ, ЛИБО ОТСУТСТВУЕТ СОВСЕМ.

ЕСЛИ АНТИБИОТИКИ ОТСУТСТВУЮТ – ТЕСТОВАЯ ЛИНИЯ ИМЕЕТ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНУЮ ОКРАСКУ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОНТРОЛЬНОЙ.

**СРАВНИВАТЬ
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА
ТЕСТОВЫХ ЛИНИЙ
МЕЖДУ СОБОЙ.**

**СРАВНИВАТЬ ТОЛЩИНУ
ТЕСТОВЫХ И
КОНТРОЛЬНОЙ ЛИНИЙ.**


**ПОКАЗАТЕЛЕМ ВЕРНО СЧИТАТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА
ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ТЕСТОВОЙ ЛИНИИ
ПО ОТНОШЕНИЮ К КОНТРОЛЬНОЙ.**

GARANT 4 Ultra milk


GARANT Ultra

GARANT *milk* QMLE


GARANT *milk* Amino

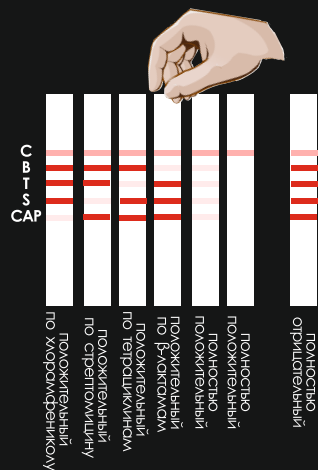


B - β-лактамы
T - тетрациклины
S - стрептомицины
CAP - хлорамфеникол

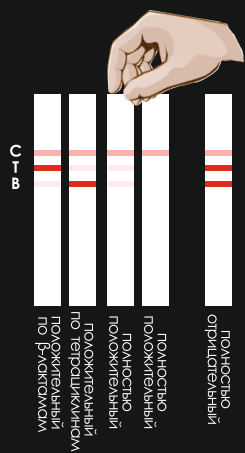

Т - тетрациклины
В - β -лактамы

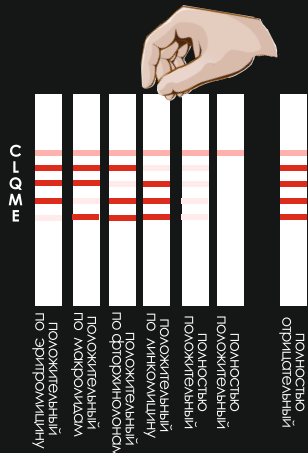

L - линкомицин
Q - фторхинолоны
M - макролиды
E - эритромицин

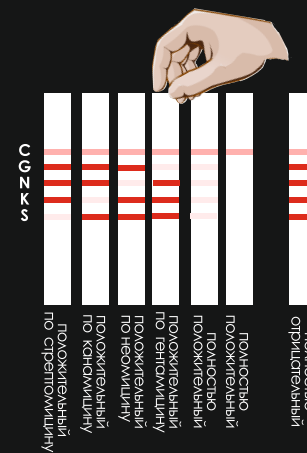

G - гентамицин
N - неомицин
K - канамицин
S - стрептомицин

